

Monad

For Research Use Only

MonAmp™ Ultraclear 封板膜使用小贴士




1. 撕下封板膜的背膜；



2. 撕下的背膜用于包裹住刮板，尽可能保护封板膜，避免对荧光信号产生影响；



3. 将封板膜与平板对齐，并覆盖住所有的孔，沿着平板的短边往复刮压封板膜；

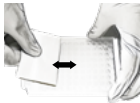

4. 沿着平板的长边再次往复刮压封板膜；



5. 将封板膜的边缘小心地往复按压一遍，形成一个完整的封口。

☎ 400-928-3698

Tel: +86-(0)21-64868889

Fax: +86-(0)21-64868669

E-mail: support@monadbiotech.com

定量 PCR 耗材推荐

适用主流机型的 96 孔板

96-well PCR Plates, 100 μ l, Frosted, Half Skirt, Single Notch 磨砂, 半裙边, 单切角 (A1)	MQ50101S	10/pk
	MQ50101M	10/pk, 5pk/cs
96-well PCR Plates, 100 μ l, White, No Skirt, Double Notch 白色, 无裙边, 双切角 (A12, H12)	MQ50201S	10/pk
	MQ50201M	10/pk, 5pk/cs
96-well PCR Plates, 100 μ l, White, Half Skirt, Single Notch 白色, 半裙边, 单切角 (H12)	MQ50301S	10/pk
	MQ50301M	10/pk, 5pk/cs
96-well PCR Plates, 200 μ l, Clear, No Skirt, Single Notch 透明, 无裙边, 单切角 (A12)	MQ50401S	10/pk
	MQ50401M	10/pk, 5pk/cs
96-well PCR Plates, 200 μ l, Frosted, Half Skirt, Single Notch 磨砂, 半裙边, 单切角 (A12)	MQ50501S	10/pk
	MQ50501M	10/pk, 5pk/cs
96-well PCR Plates, 100 μ l, Clear, No Skirt, Double Notch 透明, 无裙边, 双切角 (A12, H12)	MQ50801S	10/pk
	MQ50801M	10/pk, 5pk/cs

适用主流机型的 384 孔板

384-well PCR Plates, 40ul, Clear, Full Skirt, Single Notch 白色裙边, 透明管, 全裙边, 单切角 (A24)	MQ50601S	10/pk
	MQ50601M	10/pk, 5pk/cs
384-well PCR Plates, 40ul, White, Full Skirt, Double Notch 白色, 全裙边, 双切角 (A24, P24)	MQ50701S	10/pk
	MQ50701M	10/pk, 5pk/cs