

# Luna 凝胶成像系统 快速操作指南

Version 1.0

## 一、操作指南

1. 取出仪器，置于水平台面上，取下机身  
后侧 2 颗运输螺丝，连接好电源线及数据  
传输线，确认仪器电源开关在“O”侧；  
将电源开关按至“I”侧，启动后即可使用；

2. 点击“出仓”按键，打开仓门将凝胶  
放置于紫外透射样品台上，蛋白胶曝光前  
需将白光样品盘放置到样品台上，蓝光核  
酸染料曝光前需将蓝光样品盘放置到样品  
台上后再放置凝胶；然后点击“进仓”按  
键进仓，仪器自动识别光源曝光并预览，

曝光完成后点击“采集”获取图片，点击“保存”将  
获取图片保存至选择的位置；若自动曝光图片无法满足需求，通过点击“<”、“>”细  
调或“<<”、“>>”粗调曝光时间，优化图片曝光效果，还可点“自动曝光”按钮重新曝光，  
重新调节；

3. 调整后采集图片，插入 U 盘后，点击“保存”存储图片

**⚠ 注：机器打开包装后，将仪器放置到水平台面上，将机身侧 2 颗运输螺丝取下后再开机使用！**



生产商  
Producer

---

莫纳生物科技有限公司  
Monad Biotech Co., Ltd.

---

研发生产基地  
R&D and Production Bases

---

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋  
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

---

运营中心  
Operation Center

---

上海徐汇区宜山路 700 号  
B2 幢 1004 单元

---

Tel  
Fax  
E-mail

+86-(0)21-64868889  
+86-(0)21-64868669  
support@monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More  
至简致真·探索无限